



OPIS

**ZASTOSOWANIE:** Prysznic bezpieczeństwa pozwala przepłukać całe ciało z góry. Myjka do oczu na 2 metrowym węży pozwala przepłukać oczy delikatnym strumieniem. Urządzenia działają niezależnie od siebie.

**URUCHAMIANIE:** Prysznic uruchamia się poprzez pociągnięcie za sztywne cięgno ze stali nierdzewnej. Pozostaje on w pozycji otwartej, aż do ręcznego zamknięcia. Myjka do oczu uruchamia się poprzez naciśnięcie ręką lub łokciem klapki z pomarańczową strzałką znajdującą się po prawej stronie urządzenia. Zawór pozostaje otwarty, aż do ręcznego zamknięcia.

**WYKONANIE:** Urządzenie wykonane jest w całości z polerowanej kwasoodpornej stali nierdzewnej. Podstawa mocująca do podłogi wykonana jest blachy aluminiowej o grubości 20 mm, malowanej proszkowo na szaro.

**PODŁĄCZENIE DO SIECI WODNEJ:** Podłączenie znajduje się na wysokości 23 cm od podłogi. Na wejściu jest gwint wewnętrzny jedno calowy. Podłącza się jedynie do zimnej wody.

**MOCOWANIE DO PODŁOGI:** Podstawa o średnicy 23 cm posiada trzy wpusty na kotwy o szerokości 9 mm. Kotwy nie są załączone.

**ZNAK BHP:** Załączony do kompletu wraz z opaskami mocującymi do rury i zaczepami. Zawiera dodatkowo instrukcję obsługi prysznica oraz myjki do oczu, w polskim języku. Format A4 - sztywna tabliczka z PVC.

**PODSTAWOWE WYMIARY:** Wysokość maksymalna nie przekracza 2,23 metra. Wysokość głowic natryskowych myjki do oczu to 1,3 metra. Myjka do oczu jest na długim elastycznym węży o długości 2 metrów, co pozwala prućz oczu i głowy przemyć ranę w dowolnym miejscu ciała. Średnica wszystkich rur to jeden cal. Średnica czaszy prysznica wynosi 22 cm.

**ATESTY:** Urządzenie posiada atest Państwowego Zakładu Higieny numer HK/W/0688/01/2011, jest też zgodne z europejskimi normami :

- *PN-EN 15154-1:2006* Prysznice ratunkowe – Bezpieczeństwo w laboratorium  
– Część1: Prysznice do ciała przyłączone do instalacji wodociągowej,

- *PN-EN 15154-2:2006* Prysznice ratunkowe – Bezpieczeństwo w laboratorium – Część2: Myjki do oczu przyłączone do instalacji wodociągowej.

Kopie atestu PZH oraz deklaracji zgodności są załączone - spakowane w paczce w komplecie za sztywnym znakiem BHP.





### INSTRUKCJA MONTAŻU ORAZ DTR

