

Prysznic bezpieczeństwa z natryskiem do oczu G01

- cały z polerowanej stali nierdzewnej

ZASTOSOWANIE: Prysznic bezpieczeństwa pozwala przepłukać całe ciało z góry. Myjka do oczu na 2 metrowym węży pozwala przepłukać oczy delikatnym strumieniem. Urządzenia działają niezależnie od siebie.

URUCHAMIANIE: Prysznic uruchamia się poprzez pociągnięcie za sztywny ciężno ze stali nierdzewnej. Pozostaje on w pozycji otwartej, aż do ręcznego zamknięcia. Myjka do oczu uruchamia się poprzez naciśnięcie ręką lub łokciem klapki z pomarańczową strzałką znajdującą się po prawej stronie urządzenia. Zawór pozostaje otwarty, aż do ręcznego zamknięcia.

WYKONANIE: Urządzenie wykonane jest w całości z polerowanej kwasoodpornej stali nierdzewnej. Podstawa mocująca do podłogi wykonana jest blachy aluminiowej o grubości 20 mm, malowanej proszkowo na szaro.

PODŁĄCZENIE DO SIECI WODNEJ: Urządzenie można podłączyć na dwa sposoby:

- do trójnika na wysokości 33 cm od podłogi. (gwint wewnętrzny jednocalowy)
 - do trójnika na górnym końcu pionowej rury.
- Podłącza się jedynie do zimnej wody.

MOCOWANIE DO PODŁOGI: Podstawa o średnicy 23 cm posiada wpusty na śruby oraz otwór, ich średnica to 9 mm. Zalecany jest montaż do podłogi w co najmniej 3 miejscach. Śruby nie są załączone.

ZNAK BHP: Załączony do kompletu wraz z opaskami mocującymi do rury i zaczepami. Zawiera dodatkowo instrukcję obsługi prysznica oraz myjki do oczu, w polskim języku. Format A4 - sztywna tabliczka.

PODSTAWOWE WYMIARY: Wysokość maksymalna nie przekracza 2,33 metra. Wysokość głowic natryskowych myjki do oczu to 1,3 metra. Myjka do oczu jest na długim elastycznym węży o długości 2 metrów, co pozwala prócz oczu i głowy przemyć ranę w dowolnym miejscu ciała. Średnica wszystkich rur to jeden cal. Średnica czaszy prysznica wynosi 219 mm.

ATESTY: Urządzenie posiada atest Państwowego Zakładu Higieny numer B-BK-60210-1374/19, jest też zgodne z europejskimi normami :

- *PN-EN 15154-1* Prysznice ratunkowe – Bezpieczeństwo w laboratorium
- Część1: Prysznice do ciała przyłączone do instalacji wodociągowej,
- *PN-EN 15154-2* Prysznice ratunkowe – Bezpieczeństwo w laboratorium – Część2: Myjki do oczu przyłączone do instalacji wodociągowej.



