

# Prysznic bezpieczeństwa z natryskiem do oczu G02-PED

- cały z polerowanej stali nierdzewnej

**ZASTOSOWANIE:** Prysznic bezpieczeństwa pozwala przepłukać całe ciało z góry. Zintegrowana myjka do oczu pozwala przepłukać oczy delikatnym strumieniem. Urządzenia działają niezależnie od siebie.

**URUCHAMIANIE:** Prysznic uruchamia się poprzez pociągnięcie za sztywne cięgno ze stali nierdzewnej. Pozostaje on w pozycji otwartej, aż do ręcznego zamknięcia. Myjka do oczu uruchamia się na dwa sposoby. Myjka do oczu również pozostaje w pozycji otwartej, aż do ręcznego zamknięcia.



Opcja **PED** oznacza, że oczomyjkę można uruchamiać na dwa sposoby:

1. Naciskając **ręką lub łokciem** klapkę-dźwignię i pchając ją do przodu. Klapka ta znajduje się po prawej stronie miski oczomyjki, bezpośrednio na zaworze półcałowym.
2. Naciskając **nogą** stalowy pedał na rysunku obok. Pedał ten jest połączony łańcuchem z klapką na zaworze i opuszcza ją w dół.

**WYKONANIE:** Urządzenie wykonane jest w całości z polerowanej kwasoodpornej stali nierdzewnej. Podstawa mocująca do podłogi wykonana jest blachy aluminiowej o grubości 10 mm, malowanej proszkowo na szaro.

**PODŁĄCZENIE DO SIECI WODNEJ:** Można podłączyć w dwóch miejscach. 1. - do trójnika na wysokości półtora metra lub 2. - na samej górze do pionowej rury idącej z góry. Wybór miejsca podłączenia polega na przełożeniu korka - zatyczki. W dwóch wypadkach na wejściu jest gwint wewnętrzny jednocalowy. Podłącza się jedynie do zimnej wody.

**PODŁĄCZENIE DO KANALIZACJI:** Wykorzystana woda z prysznica spada na posadzkę. Wykorzystana woda z myjki do oczu odprowadzana jest poprzez pionową rurę będącą konstrukcją w dół. Na wysokości 23 cm znajduje się trójnik, przez który można podłączyć urządzenie do kanalizacji. Zaleca się przy tym wykonanie na przyłączy syfonu. Trójnik odprowadzający posiada gwint wewnętrzny jednocalowy.

**MOCOWANIE DO PODŁOGI:** Podstawa o średnicy 23 cm posiada wpusty na śruby oraz otwór, ich średnica to 9 mm. Zalecany jest montaż do podłogi w co najmniej 3 miejscach. Śruby nie są załączone.

**ZNAK BHP:** Załączony do kompletu wraz z opaskami mocującymi do rury i zaczepami. Zawiera dodatkowo instrukcję obsługi dla prysznica oraz dla myjki do oczu, naturalnie wszystko w polskim języku. Format A4 - sztywna tabliczka z PVC.

**PODSTAWOWE WYMIARY:** Wysokość maksymalna nie przekracza 2,3 metra. Wysokość głowic natryskowych myjki do oczu to 1 metr. Średnica wszystkich rur to jeden cal. Średnica czaszy prysznica wynosi 24 cm, czyli 10". Średnica miski myjki do oczu wynosi 26 cm.








### OCZOMYJKA WRAZ Z PRYSZNICEM BEZPIECZEŃSTWA

WYKONANIE – STAL NIERDZEWNA GAT 304 i 316

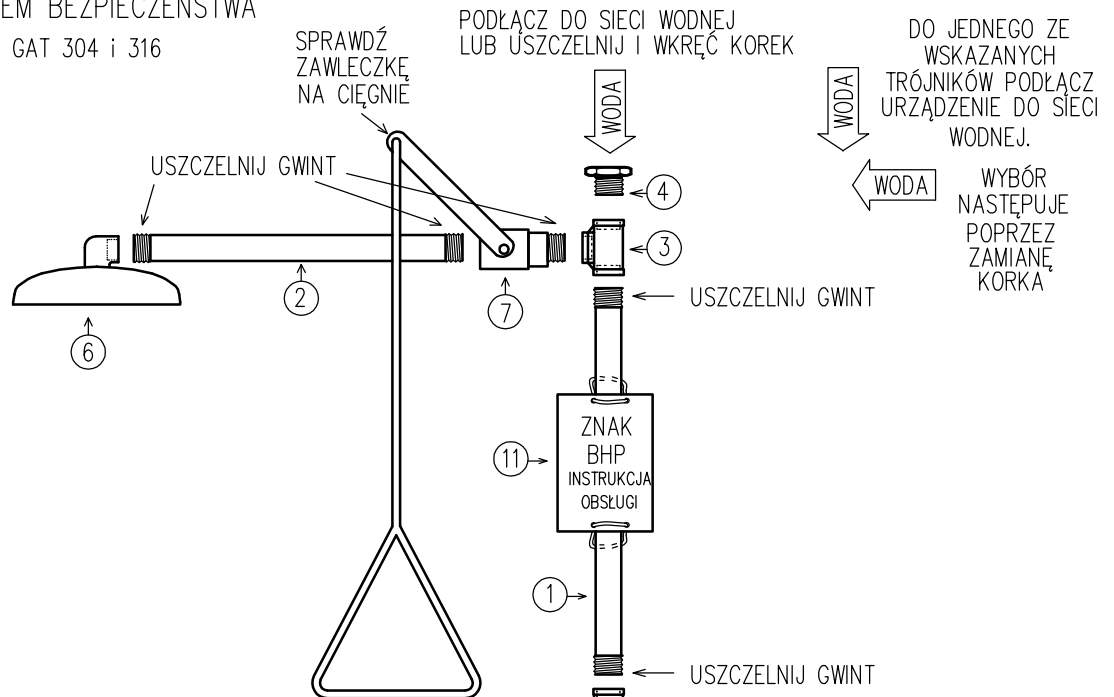

## MONTAŻ URZĄDZENIA

1. Sprawdź zawartość opakowania.


numer	WYKAZ ELEMENTÓW	
①	Rura o długości 580 mm – 3 szt.	<input type="checkbox"/>
②	Rura o długości 460	<input type="checkbox"/>
③	Trójnik 1"	<input type="checkbox"/>
④	Korek 1" – 1 szt.	<input type="checkbox"/>
⑤	Mufa 1"	<input type="checkbox"/>
⑥	Czasza prysznica	<input type="checkbox"/>
⑦	Zawór prysznica z ramieniem i ciągnem	<input type="checkbox"/>
⑧	Moduł myjki do oczu z misą	<input type="checkbox"/>
⑨	Stopka z pedałem nożnym i łańcuchem	<input type="checkbox"/>
⑩	Podstawa montowana do podłogi	<input type="checkbox"/>
⑪	Tabliczka informacyjna z opaskami	<input type="checkbox"/>

2. Przygotuj materiały uszczelniające gwinty np. pakuły i pastę, w takiej ilości by móc uszczelnić 10 gwintów jednocalowych (nie ma w zestawie).

3. Przygotuj 3 śruby, wkręty lub kotwy by przymocować urządzenie do podłogi (nie ma w zestawie).

4. Wybierz jedno z dwóch możliwych miejsc podłączenia wody.

5. Zmontuj wg załączonego rysunku, zawiesz znak BHP.

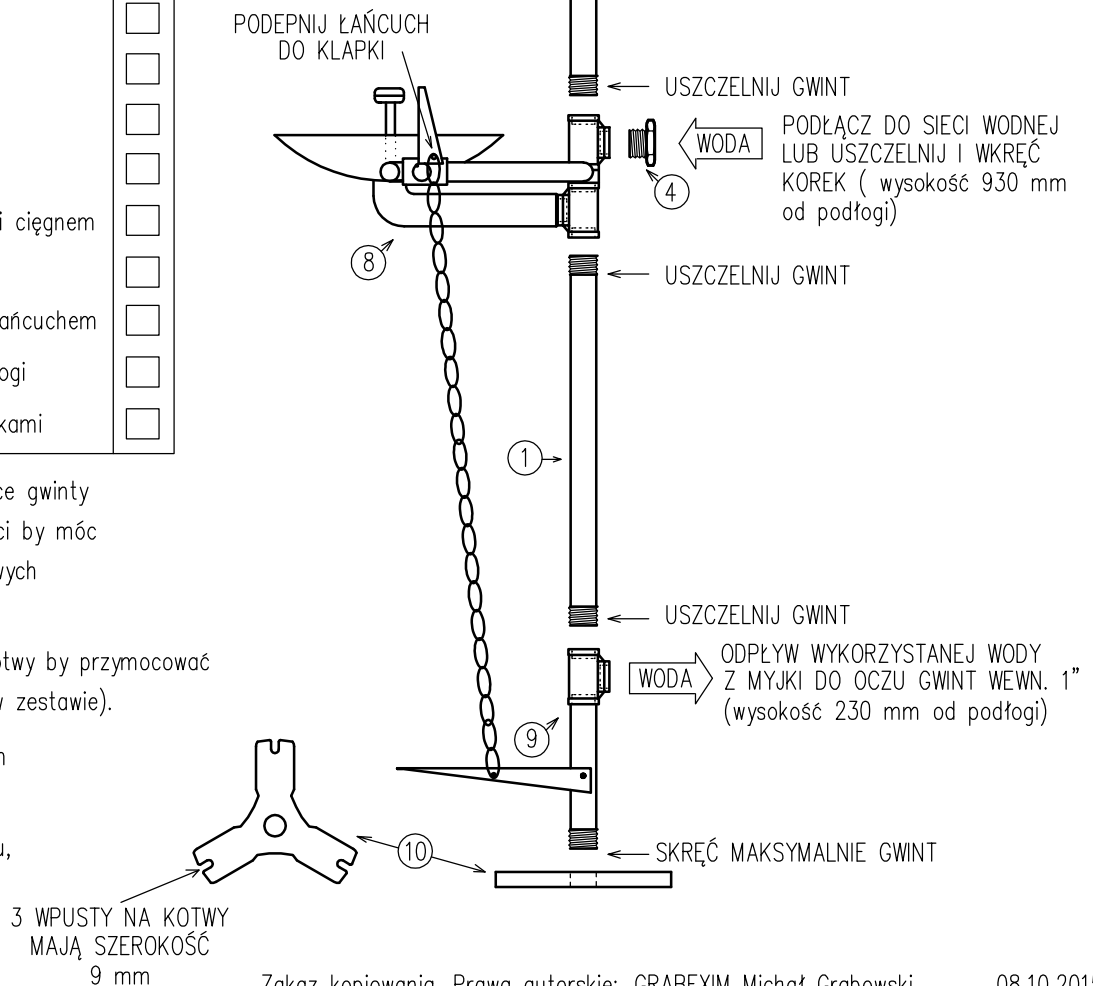

3 WPUSTY NA KOTWY  
MAJĄ SZEROKOŚĆ  
9 mm