

### **Prysznic bezpieczeństwa z natryskiem do oczu G02** - cały z polerowanej stali nierdzewnej

**ZASTOSOWANIE:** Prysznic bezpieczeństwa pozwala przepłukać całe ciało z góry. Zintegrowana myjka do oczu pozwala przepłukać oczy delikatnym strumieniem. Urządzenia działają niezależnie od siebie.

**URUCHAMIANIE:** Prysznic uruchamia się poprzez pociągnięcie za sztywne cięgno ze stali nierdzewnej. Pozostaje on w pozycji otwartej, aż do ręcznego zamknięcia. Myjka do oczu uruchamia się poprzez naciśnięcie ręką lub łokciem klapki z pomarańczową strzałką znajdującą się po prawej stronie urządzenia. Zawór pozostaje otwarty, aż do ręcznego zamknięcia.

**WYKONANIE:** Urządzenie wykonane jest w całości z polerowanej kwasoodpornej stali nierdzewnej. Podstawa mocująca do podłogi wykonana jest blachy aluminiowej o grubości 20 mm, malowanej proszkowo na szaro.

**PODŁĄCZENIE DO SIECI WODNEJ:** Można podłączyć w dwóch miejscach. 1. - do trójnika na wysokości półtora metra lub 2. - na samej górze do pionowej rury idącej z góry. Wybór miejsca podłączenia polega na przełożeniu korka - zatyczki. W dwóch wypadkach na wejściu jest gwint wewnętrzny jedno calowy. Podłącza się jedynie do zimnej wody.

**PODŁĄCZENIE DO KANALIZACJI:** Wykorzystana woda z prysznica spada na posadzkę. Wykorzystana woda z myjki do oczu odprowadzana jest poprzez pionową rurę będącą konstrukcją w dół. Na wysokości 23 cm znajduje się trójnik, przez który można podłączyć urządzenie do kanalizacji. Zaleca się przy tym wykonanie na przyłączy syfonu. Trójnik odprowadzający posiada gwint wewnętrzny jednocalowy.

**MOCOWANIE DO PODŁOGI:** Podstawa o średnicy 23 cm posiada trzy wpusty na śruby o średnicy 9 mm. Zalecany jest montaż do podłogi w co najmniej 3 miejscach. Śruby nie są załączone.

**ZNAK BHP:** Załączony do kompletu wraz z opaskami mocującymi do rury i zaczepami. Zawiera dodatkowo instrukcję obsługi dla prysznica oraz dla myjki do oczu, po polsku. Format A4 - sztywna tabliczka z PVC.

**PODSTAWOWE WYMIARY:** Wysokość maksymalna nie przekracza 2,3 metra. Wysokość głowic natryskowych myjki do oczu to 1 metr. Średnica wszystkich rur to jeden cal. Średnica czaszy prysznica wynosi 22 cm. Średnica misy myjki do oczu wynosi 28 cm.



**ATESTY:** Urządzenie posiada atest Państwowego Zakładu Higieny numer HK/W/0688/01/2011, jest też zgodne z europejskimi normami :

- **PN-EN 15154-1:2006** Prysznice ratunkowe – Bezpieczeństwo w laboratorium – Część1: Prysznice do ciała przyłączone do instalacji wodociągowej,
- **PN-EN 15154-2:2006** Prysznice ratunkowe – Bezpieczeństwo w laboratorium – Część2: Myjki do oczu przyłączone do instalacji wodociągowej.






**DTR I WYMIARY**

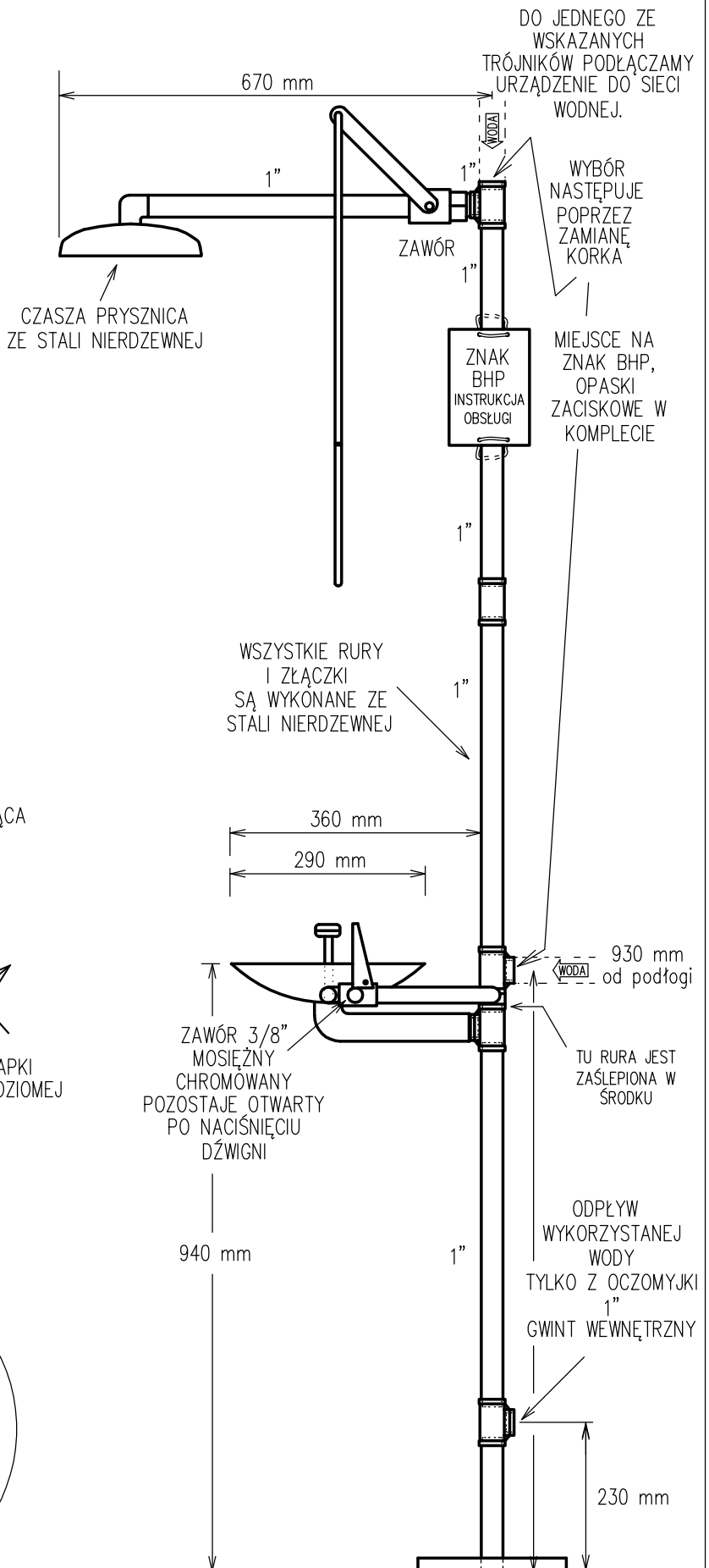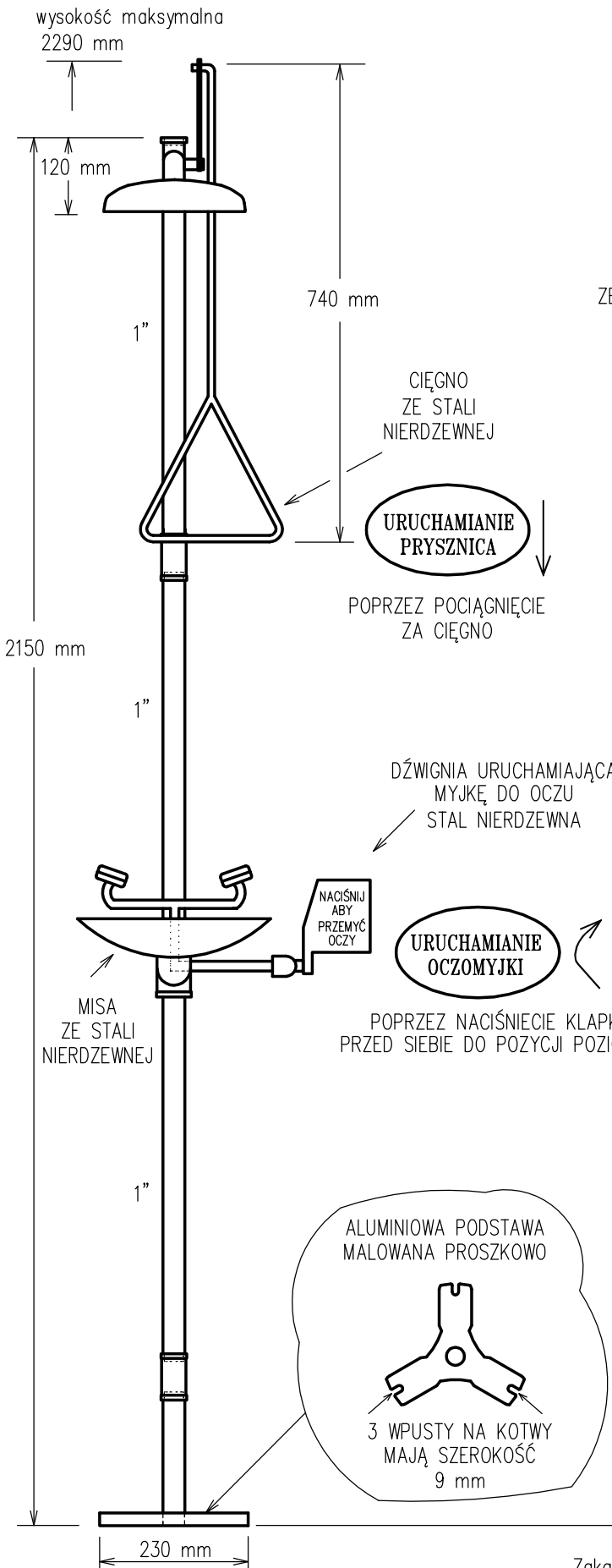



### INSTRUKCJA MONTAŻU

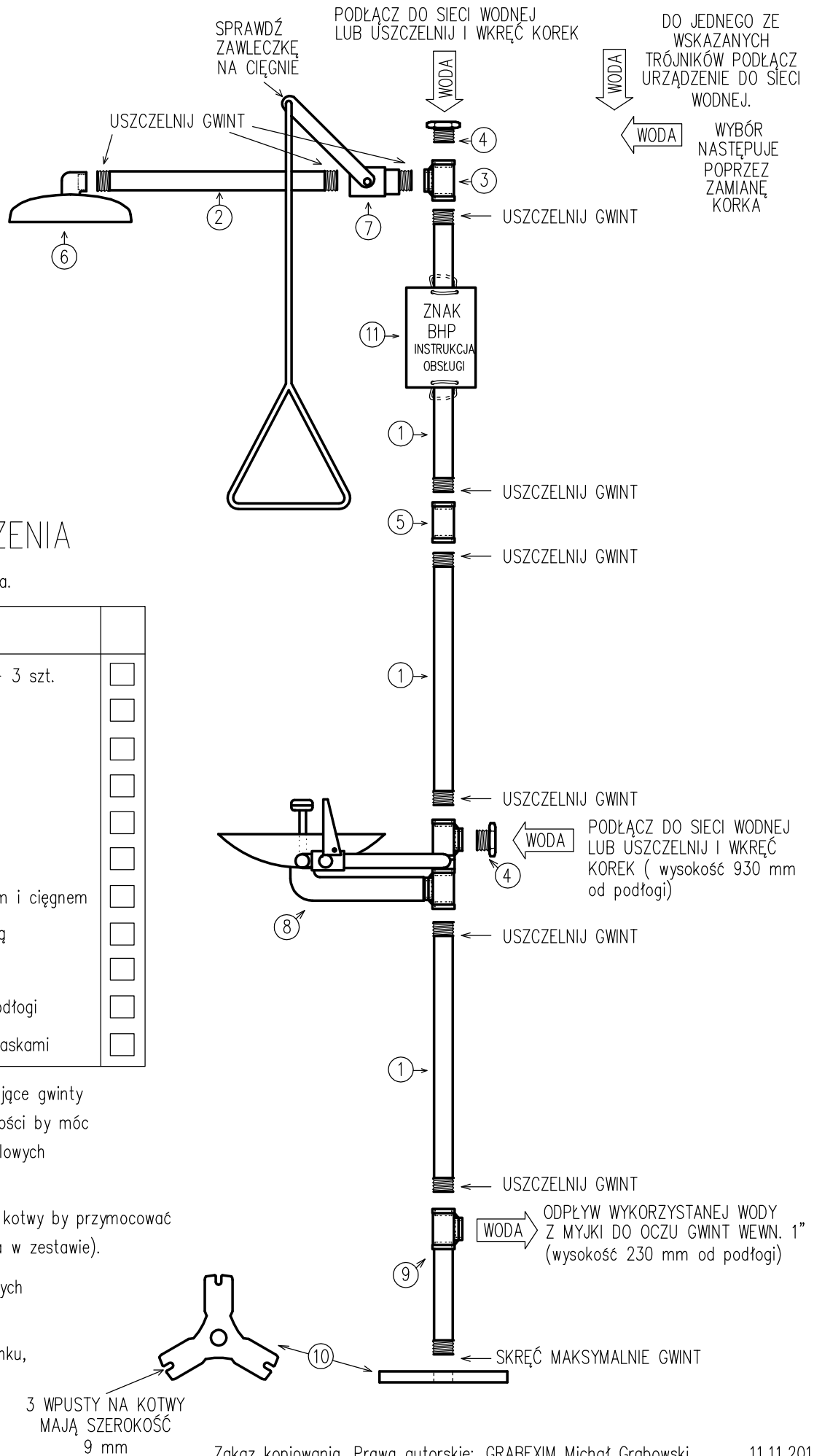

## MONTAŻ URZĄDZENIA

1. Sprawdź zawartość opakowania.

numer	WYKAZ ELEMENTÓW	
①	Rura o długości 580 mm – 3 szt.	<input type="checkbox"/>
②	Rura o długości 460 mm	<input type="checkbox"/>
③	Trójnik 1"	<input type="checkbox"/>
④	Korek 1" – 1 szt.	<input type="checkbox"/>
⑤	Mufa 1"	<input type="checkbox"/>
⑥	Czasza prysznica	<input type="checkbox"/>
⑦	Zawór prysznica z ramieniem i ciągnem	<input type="checkbox"/>
⑧	Moduł myjki do oczu z misą	<input type="checkbox"/>
⑨	Stopka	<input type="checkbox"/>
⑩	Podstawa montowana do podłogi	<input type="checkbox"/>
⑪	Tabliczka informacyjna z opaskami	<input type="checkbox"/>

2. Przygotuj materiały uszczelniające gwinty np. pakuły i pastę, w takiej ilości by móc uszczelnić 10 gwintów jednocalowych (nie ma w zestawie).

3. Przygotuj 3 śruby, wkręty lub kotwy by przymocować urządzenie do podłogi (nie ma w zestawie).

4. Wybierz jedno z dwóch możliwych miejsc podłączenia wody.

5. Zmontuj wg załączonego rysunku, zawiesz znak BHP.

3 WPUSTY NA KOTWY MAJĄ SZEROKOŚĆ 9 mm