



OPIS

ZASTOSOWANIE: Prysznic bezpieczeństwa pozwala przepłukać całe ciało z góry. Myjka do oczu pozwala przepłukać oczy delikatnym strumieniem. Urządzenia działają niezależnie od siebie.

URUCHAMIANIE: Prysznic uruchamia się poprzez pociągnięcie za sztywne cięgno ze stali nierdzewnej. Pozostaje on w pozycji otwartej, aż do ręcznego zamknięcia. Myjkę do oczu uruchamia się poprzez naciśnięcie, ręką lub łokciem, klapki z pomarańczową strzałką znajdującą się po prawej stronie urządzenia. Zawór pozostaje otwarty, aż do ręcznego zamknięcia.

WYKONANIE: Urządzenie wykonane jest w całości z polerowanej kwasoodpornej stali nierdzewnej.

PODŁĄCZENIE DO SIECI WODNEJ: Do sieci wodnej można podłączyć w dwóch miejscach: 1. na samym dole pionowej rury 2. na samej górze pionowej rury. Na wejściu jest gwint wewnętrzny 3/4 cala. Podłącza się jedynie do zimnej wody.

MOCOWANIE DO ŚCIANY: W czterech miejscach znajdują się otwory do przymocowania do ściany. Ich średnica to 6 mm. Wkręty i kołki rozporowe są załączone.

ZNAK BHP: Załączony do kompletu wraz z opaskami mocującymi do rury i zaczepami. Zawiera dodatkowo instrukcję obsługi prysznica oraz myjki do oczu, w polskim języku. Format A4 - sztywna tabliczka z PVC.

PODSTAWOWE WYMIARY: Całkowita długość nie przekracza 120 cm. Urządzenie maksymalnie odstaje od ściany na 53 cm. Średnica wszystkich rur to 3/4 cala. Średnica czaszy prysznica wynosi 22 cm.

ATESTY: Urządzenie posiada atest Państwowego Zakładu Higieny numer HK/W/0688/01/2011, jest też zgodne z europejskimi normami :

- *PN-EN 15154-1:2006* Prysznice ratunkowe – Bezpieczeństwo w laboratorium
- Część1: Prysznice do ciała przyłączone do instalacji wodociągowej,
- *PN-EN 15154-2:2006* Prysznice ratunkowe – Bezpieczeństwo w laboratorium – Część2: Myjki do oczu przyłączone do instalacji wodociągowej.

Kopie atestu PZH oraz deklaracji zgodności są załączone - spakowane w paczce w komplecie za sztywnym znakiem BHP.

