



ZASTOSOWANIE:

Prysznic bezpieczeństwa pozwala przepłukać całe ciało z góry. Zintegrowana myjka do oczu pozwala przepłukać oczy delikatnym strumieniem. Urządzenia działają niezależnie od siebie. Urządzenie wolno stojące montuje się do podłogi, wewnątrz budynków. Konstrukcja wykonana jest z polerowanej stali nierdzewnej gatunków 304 i 316. Znak BHP z piktogramem i instrukcją obsługi znajduje się w komplecie.

URUCHAMIANIE:

Prysznic uruchamia się poprzez pociągnięcie za sztywne cięgno ze stali nierdzewnej. Pozostaje on w pozycji otwartej, aż do ręcznego zamknięcia. Myjka do oczu uruchamia się na dwa sposoby i pozostaje w pozycji roboczej, aż do ręcznego zamknięcia.

Opcja **PED** oznacza, że oczomyjkę można uruchamiać:

1. Naciskając ręką lub łokciem klapkę-dźwignię i pchając ją do przodu. Klapka ta znajduje się po prawej stronie miski oczomyjki, bezpośrednio na zaworze.
2. Naciskając stopą stalowy pedał, który jest połączony łańcuchem z klapką na zaworze i opuszcza ją w dół.

PODŁĄCZENIE:

Urządzenie do sieci wodnej należy podłączyć w jednym z dwóch możliwych miejsc do wyboru: 1. - do gwintu wewnętrznego 1/2" na wysokości 95 cm lub

2. - na samej górze pionowej rury do gwintu wewnętrznego jednocalowego.

Wybór miejsca podłączenia polega na wykręceniu korka - zatyczki.

Podłącza się jedynie do zimnej wody. Minimalne ciśnienie wynosi 2,6 bara.

ODPŁYW:

Wykorzystana woda z prysznica spada na posadzkę. Wykorzystana woda z myjki do oczu odprowadzana jest poprzez pionową rurę będącą konstrukcją.

Na wysokości 23 cm od podłogi znajduje się trójnik, przez który można podłączyć urządzenie do kanalizacji. Zaleca się przy tym wykonanie na przyłączy syfonu. Trójnik odprowadzający posiada gwint wewnętrzny jednocalowy.

MOCOWANIE:


Podstawa o średnicy 23 cm posiada wpusty na śruby o średnicy 9 mm.



Zalecany jest montaż do podłogi w co najmniej 3 miejscach. Kotwy nie są załączone.

ATESTY:

Urządzenie posiada atest PZH i deklarację zgodności z PN-EN 15154-2:2006.


Kopie obu dokumentów są załączone z urządzeniem.

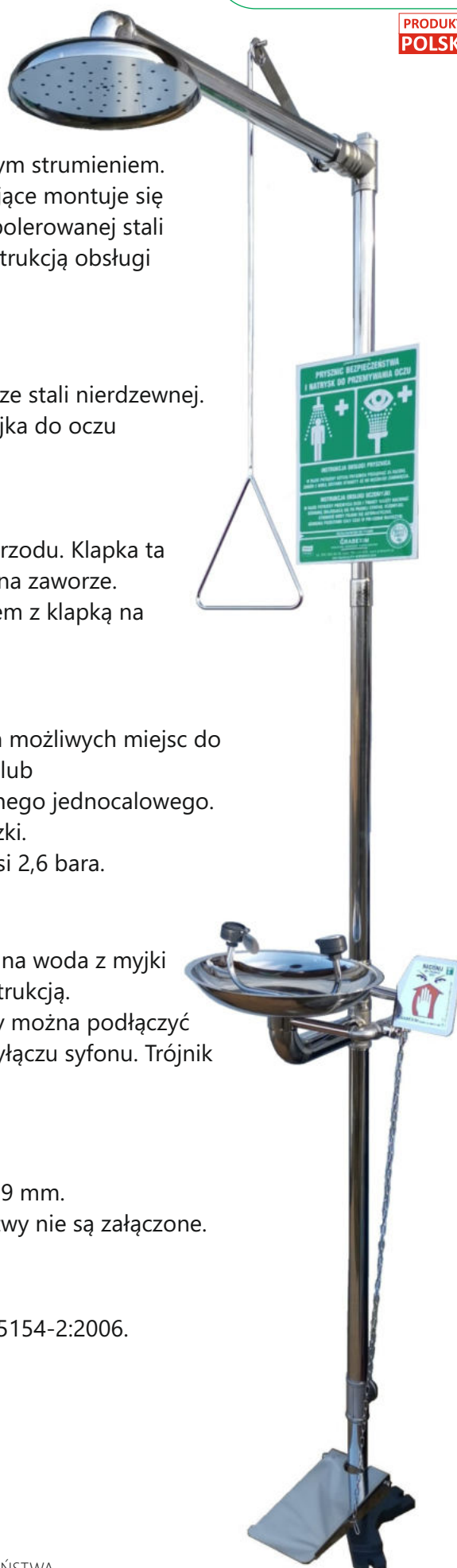

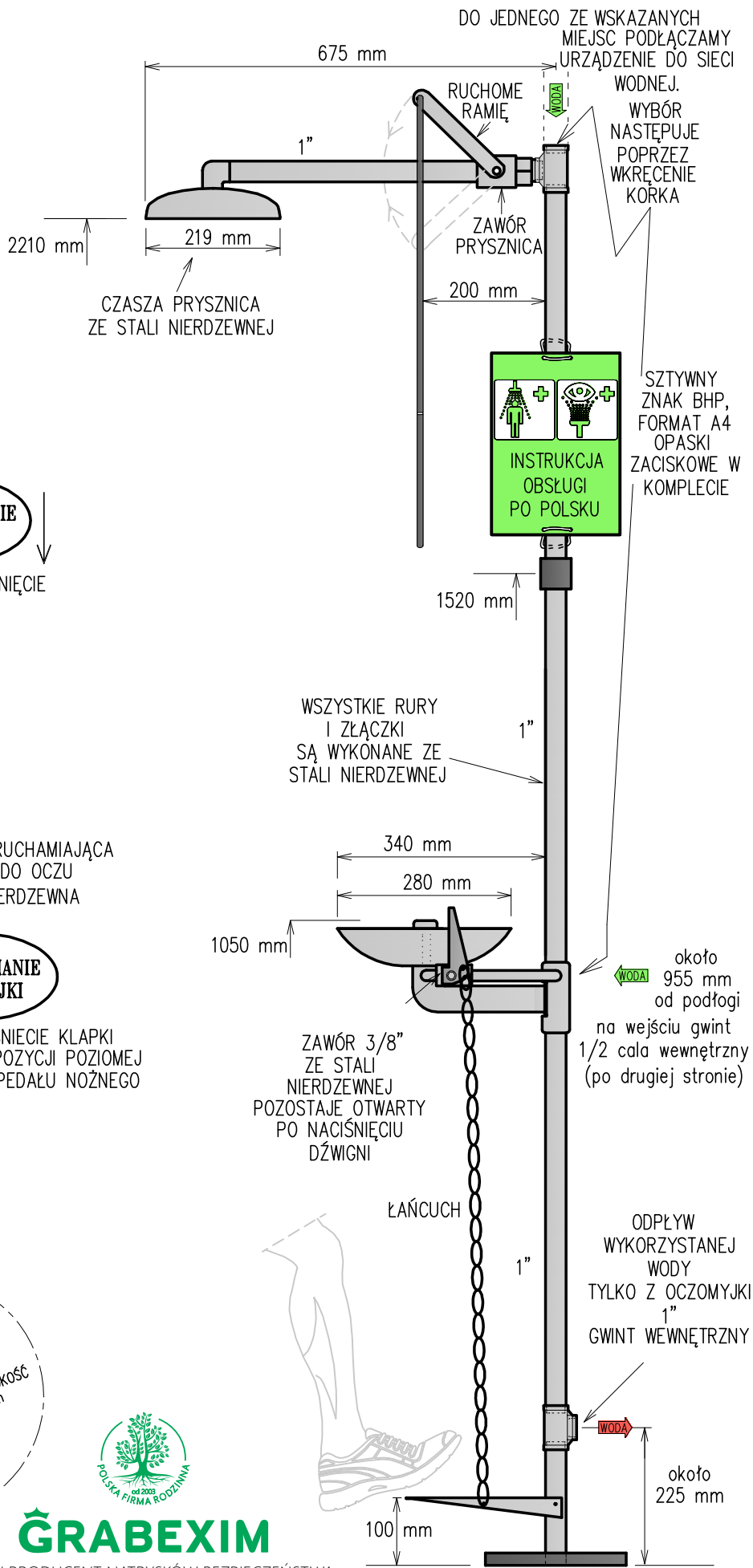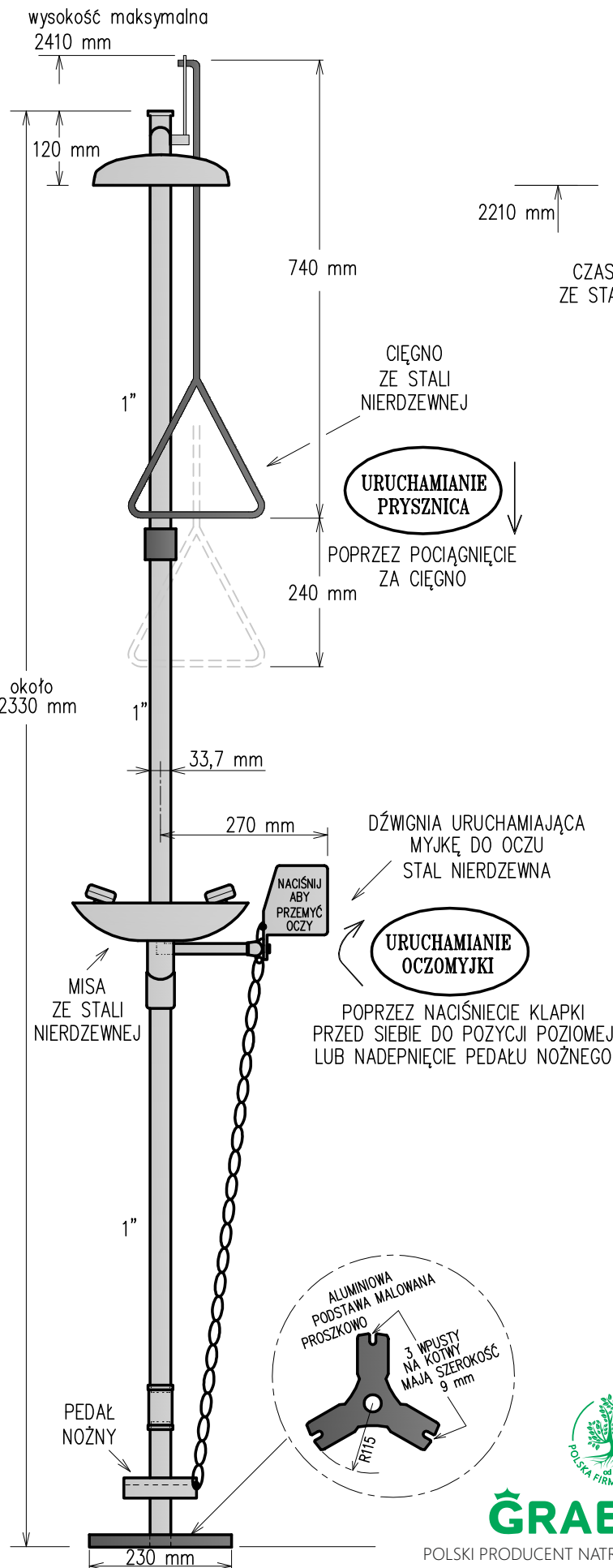


SZTYWNY ZNAK BHP, FORMAT A4 OPASKI ZACISKOWE W KOMPLECIE



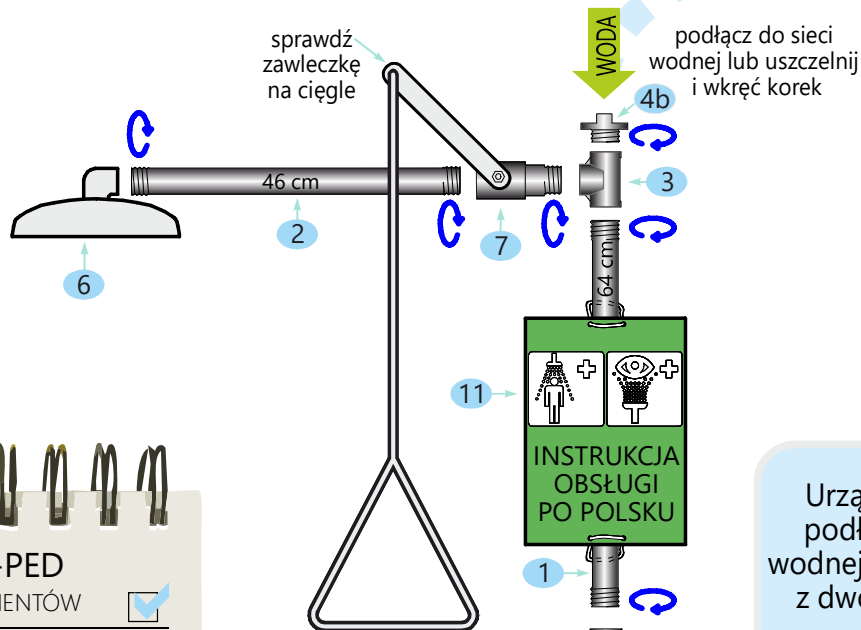

G02-PED
 WYKAZ ELEMENTÓW

1 Rura o długości 640 mm- 3 szt.	<input type="checkbox"/>
2 Rura o długości 460 mm	<input type="checkbox"/>
3 Trójnik 1"	<input type="checkbox"/>
4a Korek 1/2" 4b Korek 1"	<input type="checkbox"/>
5 Mufa 1"	<input type="checkbox"/>
6 Czasza prysznic	<input type="checkbox"/>
7 Zawór prysznic z ramieniem i ciągnem	<input type="checkbox"/>
8 Moduł myjki do oczu z misą	<input type="checkbox"/>
9 Stopka z pedałem nożnym i łańcuchem	<input type="checkbox"/>
10 Podstawa montowana do podłogi	<input type="checkbox"/>
11 Znak BHP z opaskami	<input type="checkbox"/>

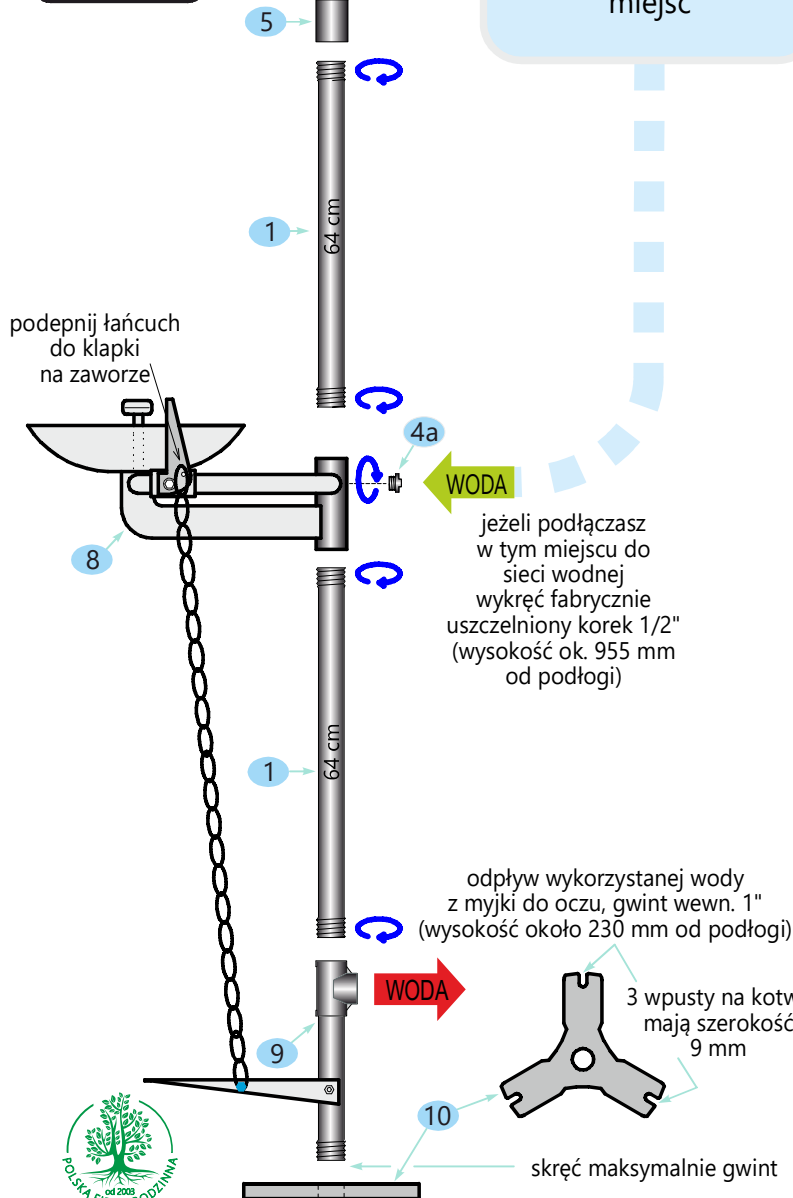

MONTAŻ URZĄDZENIA

1. Sprawdź zawartość opakowania.
2. Przygotuj materiały uszczelniające gwinty np. pakuły i pastę, w takiej ilości by uszczelnić 10 gwintów jednocalowych (nie ma w zestawie).
3. Przygotuj 3 śruby lub kotwy by przymocować urządzenie do podłogi (nie ma w zestawie).
4. Wybierz jedno z dwóch możliwych miejsc podłączenia wody.
5. Zmontuj wg załączonego rysunku, zawieś znak BHP.

