



OPIS

ZASTOSOWANIE:

Myjka do oczu przeznaczona jest do przepłukania oczu i twarzy w przypadku kontaktu z drażniącymi substancjami chemicznymi lub zaprószona pyłami. Oczy przepłukiwane są delikatnym napowietrzonym strumieniem. Jest to urządzenie wolno stojące, które montuje się do podłogi. Przeznaczona jest to montażu wewnątrz budynków. Konstrukcja wykonana jest z polerowanej stali nierdzewnej gatunków 304 i 316. Znak BHP z piktogramem i instrukcją obsługi znajduje się w komplecie.

URUCHAMIANIE:

Urządzenie uruchamiamy przez naciśnięcie przed siebie klapki – dźwigni dłonią lub łokciem. Klapka nie cofa się samoczynnie, po użyciu należy dźwignię cofnąć w położenie pierwotne.

PODŁĄCZENIE:

Myjka do oczu posiada na końcu zaworu gwint wewnętrzny G3/8". Urządzenie podłącza się do zimnej wody na przykład poprzez elastyczny wąż. Można stosować zawory mieszające wodę zimną z ciepłą ale nie jest to wymagane. Wykorzystana woda sphywa rurą, która jest konstrukcją urządzenia. Minimalne ciśnienie 2,6 bara.


ATESTY:

Urządzenie posiada atest Państwowego Zakładu Higieny oraz deklarację zgodności potwierdzającą zgodność z europejską normą PN-EN 15154-2:2006 Pysznice ratunkowe – Bezpieczeństwo w laboratorium – Część 2: Myjki do oczu przyłączone do instalacji wodociągowej. Kopie obu dokumentów są załączone z urządzeniem.






DTR i INSTRUKCJA MONTAŻU

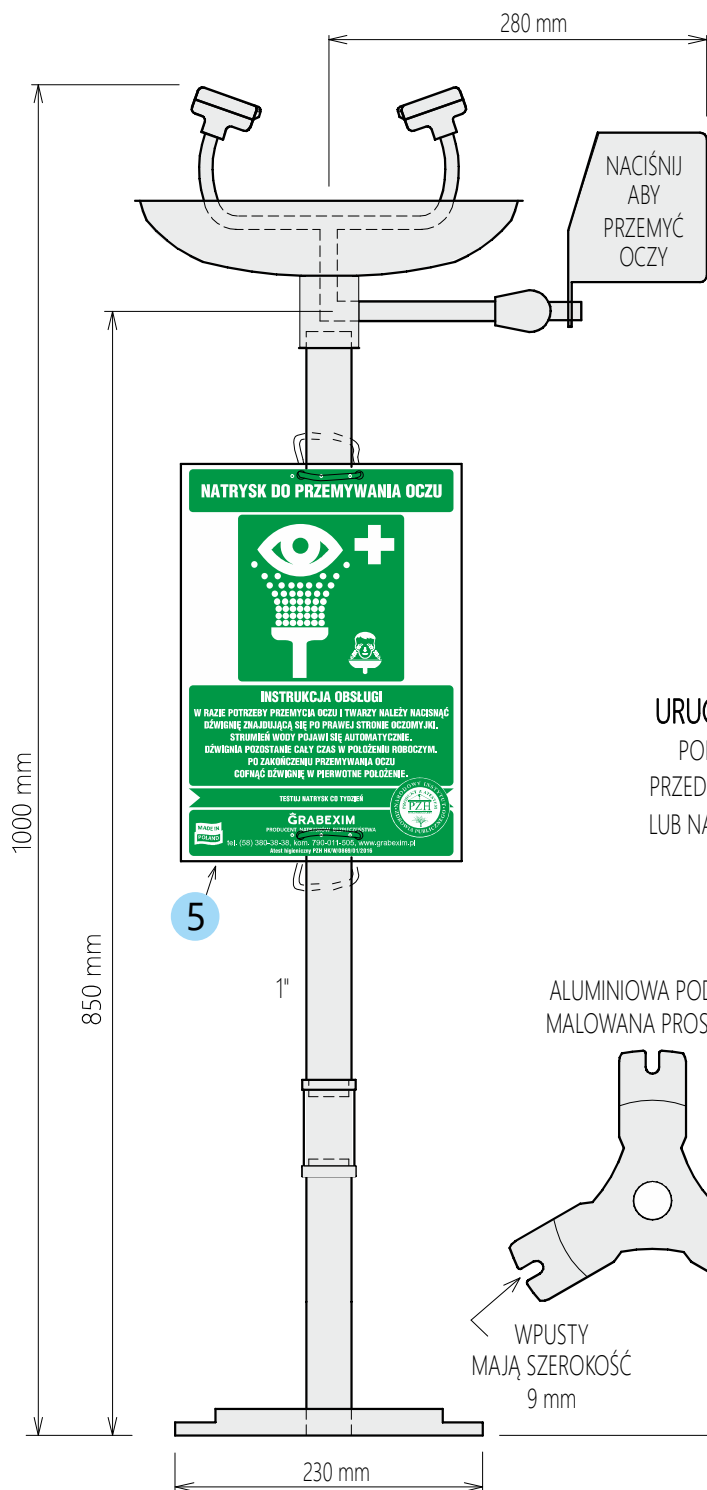

URUCHAMIANIE OCZOMYJKI
 POPRZEC NACIŚNIĘCIE KLAPKI
 PRZED SIEBIE DO POZYCJI POZIOMEJ
 LUB NACIŚNIĘCIE PEDAŁU NOŻNEGO

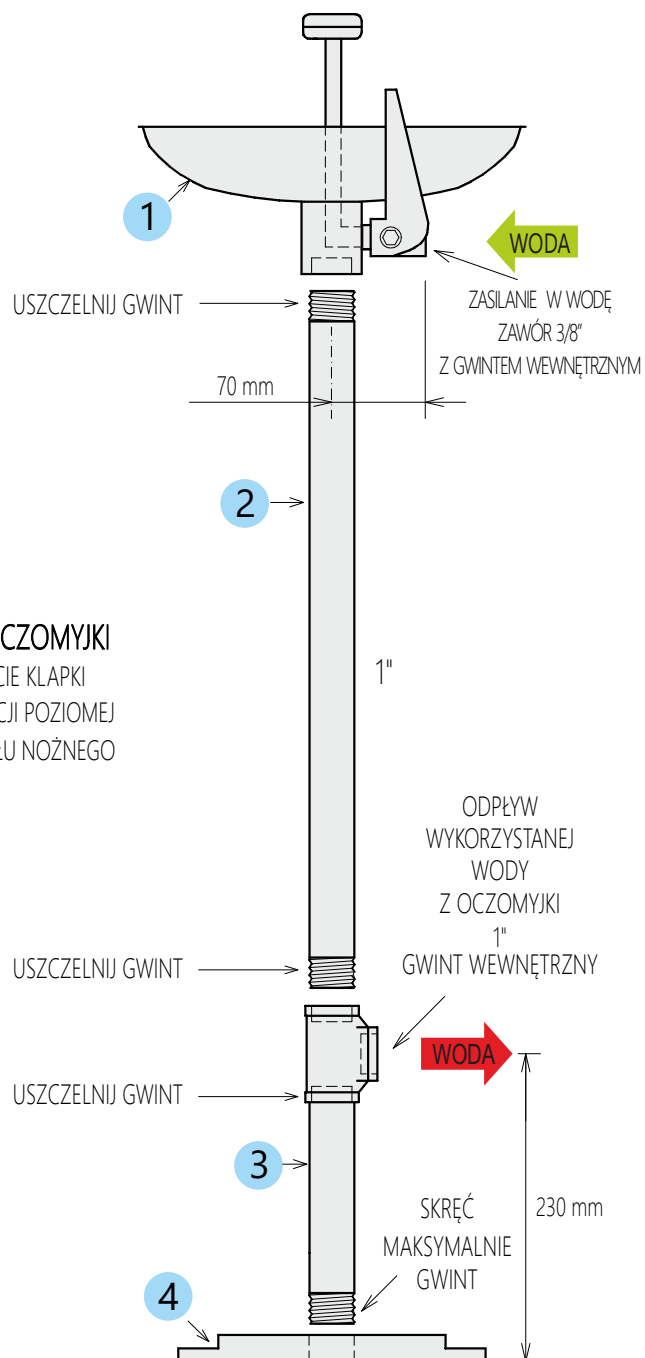

MONTAŻ URZĄDZENIA

1. Sprawdź zawartość opakowania
2. Przygotuj materiały uszczelniające gwinty, np. pakuły i pastę, w takiej ilości by móc uszczelnić 2 gwinty jednocalowe
3. Przygotuj 3 śruby lub kotwy by przymocować urządzenie do podłogi (nie ma w zestawie)
4. Zmontuj wg załączonego rysunku, zamieść znak BHP.



GRABEXIM

POLSKI PRODUCENT NATRYSKÓW BEZPIECZEŃSTWA

G25		
numer	WYKAZ ELEMENTÓW	<input checked="" type="checkbox"/>
1	Moduł myjki z misą	<input type="checkbox"/>
2	Rura L=640 mm	<input type="checkbox"/>
3	Stopka	<input type="checkbox"/>
4	Podstawa aluminiowa	<input type="checkbox"/>
5	Znak BHP + atest	<input type="checkbox"/>