



ZASTOSOWANIE:

Prysznic bezpieczeństwa służy do przepłukania ciała od góry w sytuacjach awaryjnych, pozwala zmyć z ciała szkodliwe substancje. Urządzenie wykonane jest z polerowanej stali nierdzewnej gat. 304. Dzięki zastosowaniu mocnej (grubość 2 mm) czaszy prysznicowej wyeliminowano możliwość jej pęknięcia, co często zdarza się plastikowym czaszom konkurencji - jak na przykładowym zdjęciu poniżej:



W komplecie znajduje się znak BHP z przylepcami do motażu do ściany. Instaluje się wewnątrz budynków.

URUCHAMIANIE:

Urządzenie uruchamia się poprzez pociągnięcie za sztywne cięgi. Zawór pozostaje otwarty, aż do ręcznego cofnięcia dźwigni.


PODŁĄCZENIE:

Myjka do oczu posiada na końcu zaworu gwint wewnętrzny 1". Urządzenie podłącza się do zimnej wody. Można stosować zawory mieszające wodę zimną z ciepłą ale nie jest to wymagane.

ATESTY:

Urządzenie posiada atest Państwowego Zakładu Higieny oraz deklarację zgodności potwierdzającą zgodność z europejską normą PN-EN 15154-1:2006 Prysznic do ciała przyłączone do instalacji wodociągowej. Kopie obu dokumentów są załączone do urządzenia.



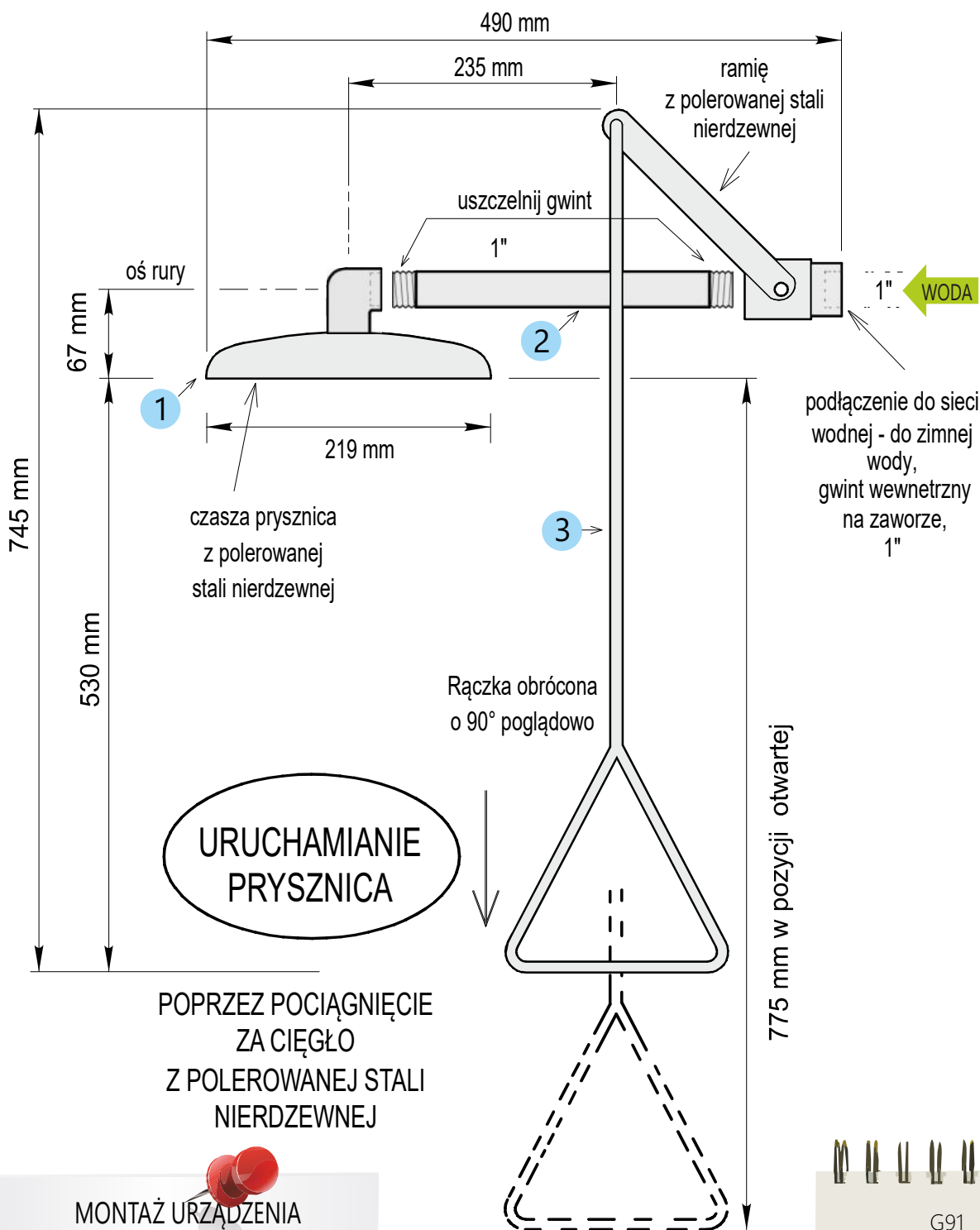

MONTAŻ URZĄDZENIA

1. Sprawdź zawartość opakowania.
2. Przygotuj materiały uszczelniające gwinty, np. pakuły i pastę, w takiej ilości by uszczelnić 2 gwinty 1".
3. Zamontuj do poziomej rury z gwintem zewnętrznym 1"
4. Przymocuj znak BHP do ściany.

G91	
numer	WYKAZ ELEMENTÓW
1	Czasza prysznica <input type="checkbox"/>
2	Rura 1" L=300 mm <input type="checkbox"/>
3	Zawór+ramię+ciągło <input type="checkbox"/>
4	Znak BHP + atest <input type="checkbox"/>

